

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СИТА

Мы поздравляем Вас с покупкой контрольного сита RETSCH и благодарим за Ваше доверие.

Контрольные сита являются измерительным инструментом!

Для обеспечения долгого срока службы необходимо проводить профилактику до, во время и после сита.

ДО РАССЕВА

- I Рекомендуется очистить новое сито от возможных остаточных консервантов этанолом или изопропанолом.
- I Сита должны храниться в сухом непыльном месте.

ВО ВРЕМЯ РАССЕВА

- I **Ни в коем случае не проталкивать частицы пробы через сетку с усилием.** Даже легкая обработка материала щеткой может привести к изменениям сетки и повредить полотно, особенно если ячейка сита менее 200 мкм.
- I Для сухого сита с размером ячейки менее 200 мкм вспомогательные механические средства для сита такие как, например, шарики, кубики, цепочки и т.п. могут быть полезными в некоторых прикладных задачах.

ПОСЛЕ РАССЕВА

- I Частицы близкие по размерам к размеру ячейки удаляются путем поворота сита вверх дном и легким постукиванием по обечайке на ровной поверхности.
- I Сита с размером ячейки менее 500 мкм должны очищаться в основном в ультразвуковой ванне.
- I Сита с размером ячейки более 500 мкм могут быть очищены при помощи воды и мягкой щетки или губки.
- I Мокрые сита могут быть высушены при температуре 80 °C в сушильном шкафу.
- I Не использовать при чистке пылесос или сжатый воздух.

По рекомендациям о максимальной нагрузке на сита, а также для получения советов, подсказок и более детальной информации о ситах, пожалуйста, посетите www.retsch.ru/sieves