

## ご利用案内

# 試験用ふるい

この度は、レッチエの製試験ふるいをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

**試験ふるいは分級(ふるい分け)にご使用いただけます。**

適切なお手入れをしていただくことで、長くご使用いただけます。

### 初めてご使用される前に

- | 新しい試験ふるいはエタノールまたはイソプロパノールで軽くふきとることをお勧めします。
- | 試験ふるいは、乾燥した、ほこりのたたない場所で保管してください。

### ご使用に際して

- | **試験ふるいのメッシュに試料を無理やり通さないでください。**細かい目 開き(200 $\mu$ m以下)の場合は、柔らかいブラシを使用した場合でも、メッシュを開いたり、傷つけたりする恐れがあります。
- | 200  $\mu$ m以下で乾式のふるい分けをされる場合は、ふるい補助材(ボール、キューブ、チェーンリング等)が有効です。補助材の量と大きさは、メッシュを傷つけないものを選択ください。

### ご使用後のお手入れ

- | メッシュに入り込んだ試料やメッシュの表面に残留した試料がある場合は、試験ふるいを裏返して軽くたたいて落としてください。
- | 500  $\mu$ m以下の試験ふるいは、超音波洗浄機を使用した洗浄を推奨しています。
- | 500  $\mu$ m以上の試験ふるいを水洗いするときは、柔らかいブラシかスポンジで丁寧に洗浄を行ってください。
- | 濡れた試験ふるいを乾燥キャピネット等で乾かす際、温度設定は80度 までにしてください。
- | 掃除機、やコンプレッサーの使用は避けてください。

試験ふるいの最大架数、その他ふるい分けに関する情報は [www.retsch.jp/sieves](http://www.retsch.jp/sieves) をご覧ください。