



超音波洗浄器 UR (日本での取り扱いを中止しています)


レッチェ社では、3機種の超音波洗浄器を用意しています。U R1は外径203mmまで、U R2は外径400mmまでの試験ふるいを洗浄でき、U R3は外径203mmまでの試験ふるいを一度に5個洗浄できます。メッシュを傷めない効果的な洗浄は、試験ふるいの寿命を延ばします。（日本での取り扱いを中止しています）

長所

- | 迅速で試料を傷めない効率的な洗浄
- | 多目的に使用できるコンパクトなボディー
- | 簡単な操作性、時間とコストの節約
- | 集中攪拌と脱ガス
- | メンテナンスが簡単
- | 丈夫で長持ち

機能

毎秒35000回の振動が洗浄液に伝わり共鳴し、空洞現象が発生します。そのため、無数の微細な気泡が瞬時に発生しては破裂することを繰り返し、その衝撃波で微細な箇所にもまで付着した汚れを取り除きます。また、洗浄の他にも、懸濁液のホモジナイジングや溶液の脱ガスにも使用できます。

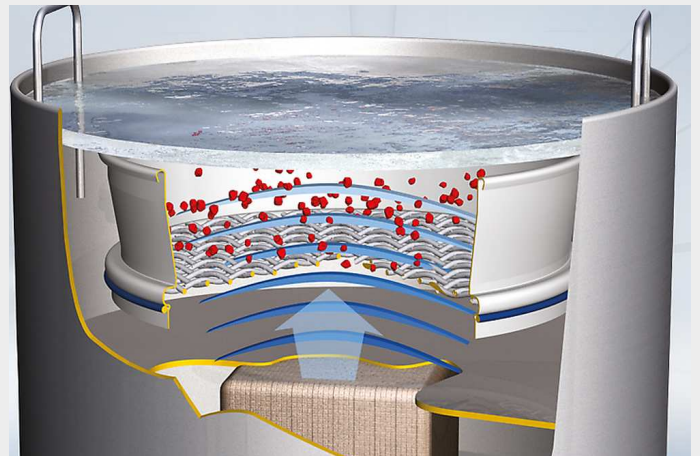

超音波洗浄器 UR
(日本での取り扱いを中止しています)

製品仕様

用途	清掃,分散,脱ガス
投入試料の性質	ふるい, ガラスと金属, サスペンション
投入試料量*	UR 1: 1 sieve 200 x 50 mm, 8" x 2" UR 2: 1 sieve 450 x 100 mm UR 3: 5 sieves 200 x 50 mm, 8" x 2"
時間設定	0 - 15 min
捕集ビン容量	UR 1: 5.7 l UR 2: 42 l UR 3: 45 l
Oscillating tank Ø x H / W x H x D	UR 1: 24.5 x 13 cm UR 2: 52 x 20 cm UR 3: 50 x 30 x 30 cm
HF 最大連続電磁波	UR 1: 35 kHz, 2 x 240 W UR 2: 35 kHz, 2 x 600 W UR 3: 35 kHz, 2 x 1000W
電圧	お問い合わせください
電源	単相
W x H x D	UR 3: 630 x 530 x 350 mm
Ø x H / W x H x D	UR 1: 260 x 260 mm UR 2: 570 x 460 mm
本体重量	UR 1: ~ 5 kg UR 2: ~ 21 kg UR 3: ~ 27.5 kg
規格	CE

www.retsch.com/ur

注文データ

超音波洗浄器 UR1 / UR2 / UR3

(カバーとバスケットは別途ご注文ください。)

70.791.0001		UR 1	230 V, 50/60 Hz	振動タンク: Ø24.5 cm x 13 cm,	5.7 L
70.791.0002		UR 1	110 V, 60 Hz	振動タンク: Ø24.5 cm x 13 cm,	5.7 L
70.791.0003		UR 2	230 V, 50/60 Hz	振動タンク: Ø 50.0 cm x 20 cm,	42 L
70.791.0004		UR 2	110 V, 60 Hz	振動タンク: Ø 50.0 cm x 20 cm,	42 L
70.791.0005		UR 3	220-240V, 50/60Hz	槽: 50.0 x 30 x 30 cm,	45 L
70.791.0006		UR 3	110-130 V, 50/60 Hz	槽: 50.0 x 30 x 30 cm,	45 L

UR用アクセサリ

09.107.0249		蓋, ステンレス製, UR 1 用			
09.107.0250		蓋, ステンレス製, UR 2 用			
09.107.0395		蓋, ステンレス製, UR 3 用			
09.145.0001		バスケット, ステンレス製, UR 1 用			
09.145.0002		バスケット, ステンレス製, UR 2 用			
09.145.0003		バスケット, ステンレス製, UR 3 用			
05.620.0001		洗剤 TICKOPUR RW 77, 1 L			