



STŘIŽNÝ MLÝN SM 200

Univerzální standardní model

Střížné mlýny jsou vhodné pro mletí měkkých, středně tvrdých, houževnatých, elastických, vláknitých a heterogenních směsí produktů. V rámci skupiny střížných mlýnů RETSCH je SM 200 univerzálním standardním modelem, který pokrývá širokou škálu aplikací.

Je vybaven silným motorem o výkonu 2,2 kW a pracuje při rychlosti rotoru 1 500 ot./min. V kombinaci s volitelnou cyklonovo-sací kombinací je SM 200 také vhodný pro mletí materiálů citlivých na světlo nebo teplo. K dispozici je verze bez těžkých kovů, aby se zabránilo křížové kontaminaci.



[Kliknutím zobrazíte video](#)

PRO UNIVERZÁLNÍ POUŽITÍ

- | Vstupní velikost <60 x 80 mm
- | Definovaná konečná jemnost díky spodním sítům s velikostí otvorů od 0,25 do 20 mm.
- | Optimální řezné účinky díky dvojčinným střížným lištám
- | Rychlé a snadné čištění díky hladkému povrchu, sklopné násypce, push-fit rotorům a sítům
- | Možnost provozu s gravitačním výstupem nebo volitelnou cyklónovou jednotkou
- | Široká škála příslušenství včetně různých násypek, sběrných systémů, rotorů a sít.
- | Nejvyšší bezpečnostní standardy díky motorové brzdě, centrálnímu zamykání, elektronické bezpečnostní kontrole a bezpečnostnímu základnímu rámu.




STŘIŽNÝ MLÝN SM 200

NADŘÁZENOST V DETAILECH



DVOJČINNÉ STŘIŽNÉ LIŠTY

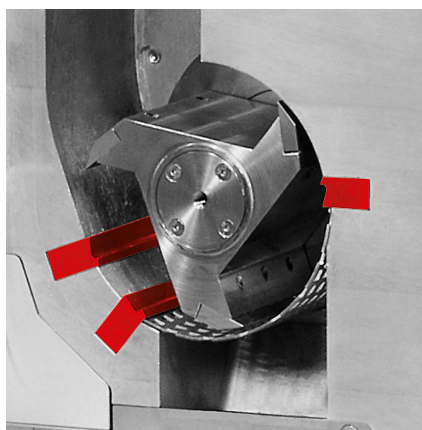

Ideální pro materiály citlivé na světlo a teplo

Namísto gravitačního výstupu může být k přístroji SM 200 připojen volitelně dostupný cyklonový odlučovač. Použití kombinace cyklon-odlučovač je výhodné například pro vzorky citlivé na světlo a teplo.

- | Zvýšená propustnost
- | Lépe odvádí vzorek z mlecí komory
- | Účinné chlazení vzorku a střížných nástrojů
- | Pro cyklonovou jednotku jsou k dispozici sběrné nádoby o objemu 0,25 - 0,5 - 1 - 2 - 5 a 30 litrů.

Model SM 200 je vybaven dvojčinnými střížnými lištami, které podstatně zvyšují počet a účinnost řezných úkonů. Například rotor s paralelním řezem generuje 18 řezných událostí na jednu otáčku.

STŘIŽNÝ MLÝN SM 200

SNADNÁ OBSLUHA A ČIŠTĚNÍ

Obsluha SM 200 je mimořádně jednoduchá a bezpečná. Bezpečnostní spínač zabraňuje zapnutí mlýnu při otevřených dveřích. Elektronická bezpečnostní kontrola zajišťuje, že dveře nelze otevřít, když je motor v chodu - brzda motoru způsobí, že se rotor po vypnutí mlýnu okamžitě zastaví.

Násypku lze odklopit, aby byl zajištěn plný přístup do mlecí komory, což v kombinaci s hladkými povrchy výrazně usnadňuje čištění mlýnu. Push-fit rotor lze vyjmout bez použití nářadí.



STŘIŽNÝ MLÝN SM 200

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO BEZPEČNÉ A EFEKTIVNÍ PROCESY MLETÍ

Model SM 200 lze vybavit různými rotory, násypkami a spodními síty. Mlýn a příslušenství, včetně řezných lišt a střížných nožů, jsou k dispozici také ve verzích pro redukci velikosti bez těžkých kovů.




TYP ROTORU

Pro optimální přizpůsobení vlastnostem vzorku je k dispozici rotor s paralelním řezem a 6-diskový rotor z nerezové oceli a oceli bez obsahu těžkých kovů.



TYP NÁSYPKY

SM 200 může být vybaven buď univerzální násypkou, která je vhodná pro většinu vzorků, nebo násypkou pro dlouhé materiály, která je speciálně navržena pro dlouhé vzorky.

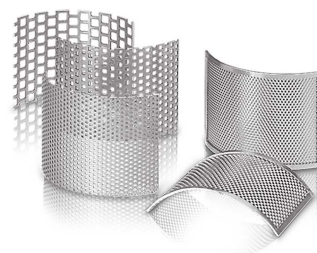

SPODNÍ SÍTA

Spodní síta s lichoběžníkovými nebo čtvercovými otvory jsou vyrobena z nerezové oceli nebo oceli bez obsahu těžkých kovů.

STŘIŽNÝ MLÝN SM 200

TYPICKÉ VZORKY MATERIÁLU


Střížné mlýny RETSCH jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Mezi typické materiály patří PET výlisky, hliníková struska, krmivo pro zvířata, kosti, kabely, lepenka, elektronické komponenty, krmné pelety, fólie, potraviny, kůže, lignit, směsi materiálů, barevné kovy, papír, farmaceutické výrobky, rostlinné materiály, plastové hračky, plasty, polymery, druhotná paliva, pryskyřice, guma, koření, sláma, textil, odpad, dřevo atd.



ryba



dřevo

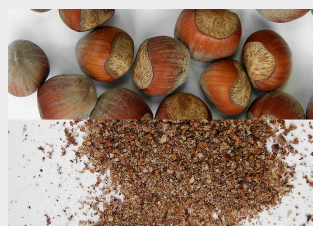

ořechy



sekundární paliva,
biopaliva

Principem zmenšování velikosti je ve střížném mlýnu SM 200 **řezný a stříhový** efekt. Vzorek přichází do styku s rotorem a je rozměňován mezi břity a standardními stacionárními střížnými lištami usazenými v tělese mlýnu. V 6-diskovém rotoru pracují na řezání v pořadí spirálovitě uspořádané oboustranné pevné kovové desky. Nože v paralelní části rotoru provádějí drcení silným stříhem. Doba setrvání vzorku v komoře je krátká; jakmile je vzorek dostatečně malý, aby prošel otvory spodního síta, je vypuštěn gravitačním výstupem a shromážděn v nádobě. Volitelně dostupná cyklónovo-sací kombinace má **chladivý účinek na vzorek**, ale také **zlepšuje odvod materiálu** z mlecí komory. Rychlost rotoru 1.500 min^{-1} zajišťuje šetrné a rychlé zmenšení velikosti.



[Kliknutím zobrazíte video](#)

STŘIŽNÝ MLÝN SM 200 - TECHNICKÉ ÚDAJE

Aplikace	zmenšování velikosti řezem
Oblast použití	biologie, chemie / plasty, lékařství / farmaceutika, potraviny, strojírenství / elektronika, zemědělství, životní prostředí / recyklace
Vstupní materiál	měkký, středně tvrdý, houževnatý, elastický, vláknitý
Princip redukce velikosti zrna	střih, řez
Vstupní velikost materiálu*	< 60 x 80 mm
Konečná jemnost*	0.25 - 20 mm
Rychlost při 50 Hz (60 Hz)	1,500 min ⁻¹
Obvodová rychlost rotoru	9.4 - 11.4 m/s
Průměr rotoru	129.5 mm
Druhy rotorů	paralelní rotor / 6-ti diskový rotor
Typy násypky	univerzální, pro dlouhé materiály
Materiál mlecích nástrojů	nerezová ocel, ocel pro mletí bez kontaminace těžkými kovy, karbid wolfram
Rozměry sít	lichoběžníkové otvory 0.25 / 0.50 / 0.75 / 1.00 / 1.50 mm čtvercové otvory 2.00 / 4.00 / 6.00 / 8.00 / 10.00 / 20.00 mm
Sběrný systém / objemy	sběrná nádoba 5 l / volitelně: 30 l / sběrná jednotka 0,25 / 0,5 l Cyklonovo-sací kombinace (0,25 l až 30 l)
Pohon	Třífázový motor
Síla pohonu	2.2 kW
Elektrické napájení	různé napětí
Připojení k elektrické síti	3-fázové
Brzda motoru	ano
Kód ochrany	IP54
Š x V x H zavřený	576 (1090 otevřený) x 1675 x 760 mm (se stojanem a standardní násypkou)
Váha netto	~ 90 kg bez násypky
Normy	CE

*v závislosti na vstupním materiálu a nastavení zařízení/nastavení

www.retsch.com/sm200

OBJEDNACÍ DATA A ŽÁDOST

STŘIŽNÝ MLÝN SM 200

Střížný mlýn SM 200 kompletní s 5 litrovou záchytnou nádobou a stojanem s kolečky (rotor, násypku a spodní síta objednávejte, prosím, samostatně)

20.728.0001  SM 200 3/N~ 400 V, 50 Hz

20.728.0002   SM 200 3/N~ 400 V, 50 Hz,
pro mletí bez kontaminace těžkými kovy

verze s jiným napětím jsou k dispozici za stejnou cenu na požádání

ROTORY SM 100, SM 200, SM 300

22.608.0022  6-diskový rotor, nerezová ocel, s oboustrannými mlecími destičkami z wolfram karbidu

22.608.0028  6-diskový rotor, ocel 1.0580, s oboustrannými mlecími destičkami z wolfram karbidu, pro mletí bez kontaminace těžkými kovy

22.608.0021  Rotor s paralelním řezem, nerezová ocel

22.608.0018  Rotor s paralelním řezem, ocel 1.0580, pro mletí bez kontaminace těžkými kovy

NÁSYPKY

22.785.0001  Univerzální násypka s plastovým plunžrem
pro SM 200 / SM 300

22.408.0003  Násypka pro dlouhé materiály s dřevěným plunžrem
pro SM 200 / SM 300

DALŠÍ PLUNŽRY PRO UNIVERZÁLNÍ NÁSYPKY

22.725.0010  Plastový plunžr

22.725.0011  Dřevěný plunžr

22.725.0012  Hliníkový plunžr

SPODNÍ SÍTA SM 100, SM 200, SM 300

SPODNÍ SÍTA Z NEREZOVÉ OCELI

03.647.0312		Lichoběžníkové otvory	0.25 mm
03.647.0313		Lichoběžníkové otvory	0.50 mm
03.647.0314		Lichoběžníkové otvory	0.75 mm
03.647.0315		Lichoběžníkové otvory	1.00 mm
03.647.0316		Lichoběžníkové otvory	1.50 mm
03.647.0317		Lichoběžníkové otvory	2.00 mm
03.647.0318		Čtvercové otvory	2.00 mm
03.647.0319		Čtvercové otvory	3.00 mm
03.647.0320		Čtvercové otvory	4.00 mm
03.647.0321		Čtvercové otvory	6.00 mm
03.647.0322		Čtvercové otvory	8.00 mm
03.647.0024		Čtvercové otvory	10.00 mm
03.647.0062		Čtvercové otvory	20.00 mm

SPODNÍ SÍTA Z OCELI 1.0353 PRO MLETÍ BEZ KONTAMINACE TĚŽKÝMI KOVY

03.647.0325		Lichoběžníkové otvory	0.25 mm
-------------	---	--------------------------	---------

03.647.0326		Lichoběžníkové otvory	0.50 mm
03.647.0327		Lichoběžníkové otvory	0.75 mm
03.647.0328		Lichoběžníkové otvory	1.00 mm
03.647.0329		Lichoběžníkové otvory	1.50 mm
03.647.0331		Čtvercové otvory	2.00 mm
03.647.0332		Čtvercové otvory	3.00 mm
03.647.0333		Čtvercové otvory	4.00 mm
03.647.0334		Čtvercové otvory	6.00 mm
03.647.0335		Čtvercové otvory	8.00 mm
03.647.0359		Čtvercové otvory	10.00 mm

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SM 100, SM 200, SM 300

CYKLÓNOVO-SÁCÍ KOMBINACE PRO SM 200 / SM 300

22.020.0004		 Cyklónová jednotka vč. 1 láhve na vzorky 500 ml (pro použití s průmyslovým vysavačem)
22.935.0039		Cyklón včetně sběrné nádoby o objemu 30 litrů (pro použití s průmyslovým vysavačem). Je nezbytný cyklonový vývod 02.183.0156.
22.748.0005		Průmyslový vysavač pro mlýny, 230 V, 50/60 Hz (jiné elektrické verze a náhradní filtrační sáčky k dispozici na vyžádání)
22.523.0002		Skleněné lahve na vzorky, 500 ml, 10 kusů
22.001.0001		Držák lahví na vzorky 1 / 2 / 5 litrů
05.239.0011		Skleněná láhev na vzorky, 1 litr, 1 kus, může být použita spolu s držákem 22.001.0001

05.239.0010		Skleněná láhev na vzorky, 2 litry, 1 kus, může být použita spolu s držákem 22.001.0001
05.239.0009		Skleněná láhev na vzorky, 5 litrů, 1 kus, může být použita spolu s držákem 22.001.0001
22.003.0014		Záchytná nádoba, 5 litrů, nerezová ocel, vč. víka pro adaptér

ZÁCHYTNÁ NÁDOBA

22.003.0008		Záchytná jednotka pro lahve na vzorky 250 / 500 ml, včetně dvou lahví na vzorky
22.523.0001		Skleněné lahve na vzorky, 250 ml, 10 kusů
22.003.0007		Nerezová záchytná nádoba, 5 litrů, nerezová ocel
05.045.0528		Sběrná nádoba, 30 litrů
22.187.0006	 	Kruhový filtr pro 5 litrovou záchytnou nádobu
22.748.0001		Upevňovací kroužky pro kruhový filtr s 5 prachovými filtry
22.524.0002	 	Prachový filtr pro kruhový filtr s lichoběžníkovými otvory 25 kusů
22.187.0007		Filtrační hadice pro záchytnou nádobu, 5 litrů, vč. držáku

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ROTORY

22.908.0001		Střížné destičky pro 6-diskový rotor z karbid wolframu, 10 kusů včetně šroubů
22.151.0004		Střížné břity, nerezová ocel, pro rotor s paralelním řezem, 1 sada (3 kusy)
22.151.0006	 	Střížné břity, ocel 1.1740, pro rotor s paralelním řezem, 1 sada (3 kusy), pro mletí bez kontaminace těžkými kovy pro mletí bez kontaminace těžkými kovy

STŘIŽNÉ LIŠTY

22.152.0003		Dvojčinné střížné lišty, nerezová ocel, 1 sada (3 kusy) pro SM 200 / SM 300
22.152.0005	 	Dvojčinné střížné lišty, ocel 1.1740, 1 set (3 kusy) pro SM 200 / SM 300, pro mletí bez kontaminace těžkými kovy
22.608.0035		Pomůcka pro nastavení střížných lišt

DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SM 100, SM 200, SM 300

22.225.0002		Náčiní pro výměnu rotoru
22.111.0003		Těsnění dvířek pro SM 100 / SM 200 / SM 300, 1 kus
99.200.0013		IQ/OQ dokumentace pro SM 200
99.200.0014		IQ/OQ dokumentace pro SM 300