



Robuust ontwerp in combinatie met hoge eindfijnheid

Hamermolens worden gebruikt voor het breken, verpulveren en deagglomereren van mediumharde, harde, breekbare, taaie en vezelige monsters.

De robuuste RETSCH Hamer Molen HM 200 kan grote stukken tot 100 mm aan, die kunnen verkleind

worden tot minder dan 0.8 mm, afhankelijk van de monstereigenschappen.

De molen is ideaal geschikt voor het verwerken van grote volumes in een batch of continu proces, met groot monsterdebiet. Dankzij kenmerken zoals het robuuste ontwerp, eenvoudige bediening en snelle reiniging is de HM zowel geschikt in laboratoria als in pilot-plants.




[Klik om video te bekijken](#)

HAMMER MILL HM 200

HOOG DEBIET & DEFINIEERBARE EINDFIJNHEID

Dit diagram toont een vergelijking van de Hamer Molen HM 200 met twee rotor molens. Het extreem hoge monsterdebiet van de HM 200 is duidelijk zichtbaar. De HM 200 vertoont een goede maalefficiëntie van 125, de verhouding tussen de maximale korrelinlaat en de fijnst bereikbare eindfijnheid. De SR 300 en SK 300 kunnen maximaal 25 mm aan (in tegenstelling tot de HM 200 die tot 100 mm aankan) en breken de deeltjes tot eindfijnheid beneden resp. 0.05 mm of 0.1 mm met een hogere maalefficiëntie.

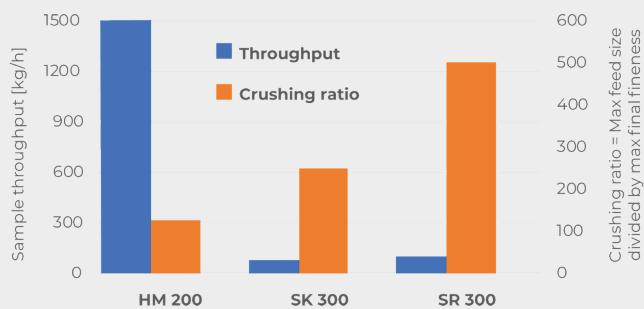

- | Excellente breek performantie
- | Zeer hoog debiet tot 1500 kg/u
- | Vast toerental van 3000 min⁻¹
- | Zeefreeks van 2 - 40 mm
- | Invoergrootte tot 100 mm, eindfijnheid < 0.8 mm
- | Eenvoudige toegang tot de maalkamer voor makkelijk reinigen
- | Voor batchgewijze of continue vermaling
- | Connector voor stofextractie

HAMMER MILL HM 200

GEBRUIKSGEMAKT GECOMBINEERD MET MAXIMALE VEILIGHEID

Makkelijk reinigen van de rotor en de hamers dankzij

- | Terugklapbare trechter om langs boven toegang te bekomen tot de maalkamer
- | Bijkomende terugklap optie in het middelste gedeelte van de machine maakt het mogelijk om rotor en hamers makkelijk te reinigen langs onderen

Om een lange levensduur van de machine te waarborgen, zelfs wanneer vooral gebruikt bij zware maalopdrachten, kunnen volgende onderdelen uitgewisseld worden door de gebruiker:


- | Slijtplaten binnenin de molen
- | Rotor met zwaaiende hamers

Een veiligheidsschakelaar en de motorrem garanderen dat de machine onmiddellijk tot stilstand komt, wanneer bvb. de deur onverwacht geopend wordt.



GEDEFINIEERDE DEELTJESGROOTTE DANKZIJ VERSCHILLENDE ZEVEN

De bereikbare eindfijnheid van het monster hangt af van de materiaaleigenschappen. Harde en breekbare materialen kunnen in de HM200 makkelijk gebroken worden tot eindfijnheden beneden 0.8 mm. De beschikbare zeven met openingen van 2 mm tot 40 mm maken een perfecte aanpassing aan verschillende toepassingen mogelijk.

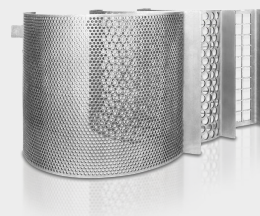

Taaie, vezelige of vochtige monsters zoals speelgoed, hout of vochtige kolen kunnen succesvol gebroken worden in de hamermolen door een zeef met medium tot grote maaswijdte te kiezen.

CYCLONE SYSTEM

BYE-BYE DUST AND SAMPLE LOSS

Whether you're preparing samples in mining, precious metals, materials research, or environmental analysis, the RETSCH Cyclone System ensures efficiency, precision and safety like never before!

Why should you choose the RETSCH Cyclone System?

| Total Sample Recovery

Eliminate sample loss during crushing with our cyclone, ensuring accurate and reproducible results for every analysis!

| Enhanced Operator Safety

Our cyclone significantly reduces dust exposure, creating a safer and cleaner working environment for your team!

Plus: Existing instruments can be retrofitted with the cyclone system



HAMMER MILL HM 200

TRECHTERS EN OPVANGSYSTEMEN

De HM 200 is geschikt voor zowel batchgewijze als continue vermaling en kan uitgerust worden met verschillende trechters en opvangsystemen.

- | Standaard trechter voor snelle en makkelijke toevoer van grote monsterhoeveelheden
- | The Long stock hopper is beneficial for feeding elongated particles
- | Standaard opvangbak voor het malen van hoeveelheden tot 10 l
- | Voor grote volumes is een opvangbak beschikbaar voor hoeveelheden tot 30 l
- | Continue werking: gebruik de continu-uitlaat in een eigen opvangsysteem



**Long stock
hopper**



**Opvangbak
10 l**



**Opvangbak
30 l**



**Uitlaat voor
continue
werking**

HAMMER MILL HM 200

TYPISCHE MONSTER MATERIALEN

De krachtige hamermolens van RETSCH zijn bij uitstek geschikt voor het voorvermalen en fijnmalen van ertsen, mineralen, keramiek, kwarts, slakken, aarde, steenkool, glas, cementklinker, hout, kunststoffen, voederkorrels, droogvoer en gedroogde geneeskrachtige kruiden.



glas



kolen



diervoeders



kruiden


Bezoek onze toepassingsdatabase om de beste oplossing voor uw monstervoorbereiding of analyse te vinden.

HAMMER MILL HM 200

PRINCIPE

Een trechter voert het materiaal naar de maalkamer van de hamermolen.

De HM 200 is uitgerust met een horizontaal roterende schacht, waarop 10 vrij zwaaiende hamers gemonteerd zijn. Met deze zwaaiende hamers, in tegenstelling tot vast hamers, wordt het blokkeren van de machine tot een minimum herleid. Het materiaal wordt gebroken door de impact van iedere hamer, terwijl het rondspringt in de maalkamer. Zodra het monster fijn genoeg is om door de zeef te gaan, valt het in de opvangbak.

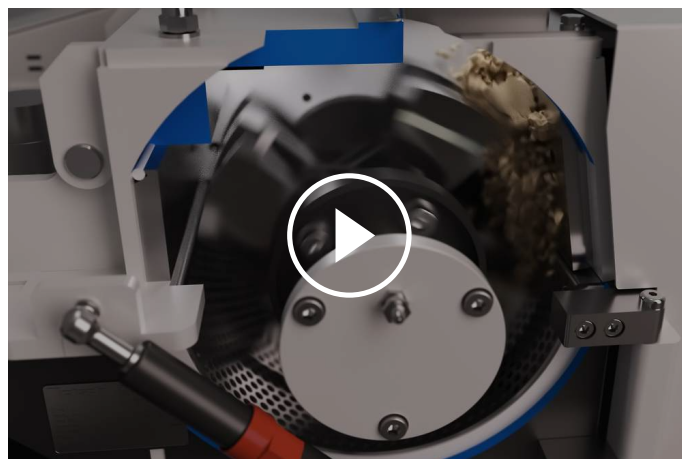

[Klik om video te bekijken](#)

HAMMER MILL HM 200

TECHNISCHE GEGEVENS

Toepassingen	grof en voorvermalen, deagglomeratie
Toepassingsdomein	Milieu / Recycling, bouwmaterialen, chemie / kunststoffen, engineering / electronica, food / feed, geologie / metallurgie, glas / keramiek, kolen, landbouw
Toevoermateriaal	medium-hard, hard, breekbaar, taai, vezelig
Maalprincipe	impact, scheren
Korrelgrootte materiaal*	< 100 mm
Eindfijnheid*	< 0.8 mm
Batchgrootte / Toevoerhoeveelheid*	up to 30 l depending on collecting receptacle
Snelheid bij 50 Hz (60 Hz)	3000 min ⁻¹ (3500 min ⁻¹)
Doorvoer*	1500 kg/h
Rotor omtreksnelheid	31.4 m/s
Rotordiameter	200 mm
Rotortypes	10 zwenkende hamers
Droog malen	Ja
Nat malen	nee
Cryogeen malen	nee
Materiaal van maalwerktuigen	hardened steel 1.0503 (hammers); steel 1.0330 (sieves)
Zeefmaten	2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 15 / 40 mm
Stofextractie-eenheid	Ja
Proces-lijn versie	Ja
Opvangcapaciteit	10 l, 30 l, continue uitloop
Aandrijving	3-fasenmotor
Aandrijfvermogen	1.5 kW
Gegevens electriciteit	verschillende spanningen
Aansluiting electriciteit	3-fasen
Beschermingsklasse	IP 54
B x H x D gesloten	700 x 1570 x 750 mm
Netto gewicht	~ 150 kg
Standaarden	CE

*afhankelijk van toegevoerd materiaal en configuratie/instellingen van toestel

www.retsch.com/hm200

BESTELGEGEVENS

HAMMER MILL HM 200

**Hammer Mill incl. rotor with swing hammers, wearing plates and 10 l collecting receptacle
(please order hopper and bottom sieve separately)**

21.753.0001  HM 200 3~ 400 V, 50 Hz

21.753.0002  HM 200 3~ 200-220 V, 60 Hz

andere spanningsvarianten aan dezelfde prijs op aanvraag

TRECHTER

23.785.0031 Long-stock hopper

23.785.0032 Standard hopper

BOTTOM SIEVES HM 200, STEEL

03.647.0563 Trapezoïde gaten 0.50 mm

03.647.0564 Trapezoïde gaten 1.00 mm

03.647.0592 Trapezoïde gaten 1.50 mm

03.647.0565 Ronde gaten 2.00 mm

03.647.0566 Ronde gaten 3.00 mm

03.647.0567 Ronde gaten 4.00 mm

03.647.0568 Ronde gaten 5.00 mm

03.647.0569 Ronde gaten 6.00 mm

03.647.0570 Ronde gaten 8.00 mm

03.647.0571 Ronde gaten 10.00 mm

03.647.0572 Vierkante gaten 15.00 mm

03.647.0573 Vierkante gaten 40.00 mm

CYCLONE FOR HM 200

CYCLONE SET WITH HOLDER, CONNECTING ELEMENT, LID WITH CONNECTOR FOR VACUUM CLEANER AND SAMPLE OUTLET
(PLEASE ORDER CASSETTE WITH OUTLET SEPERATELY)

22.935.0039	Cyclone set with collecting receptacle 30 l
03.183.0138	Cassette with outlet for use with cyclone
02.605.0420	Adjustable steel connection tubing (316L) for cyclone set
05.707.0208	FDA certified hose, 1.5 m
22.748.0017	Industrial vacuum cleaner Attix, 230 V, 50/60 Hz

ADDITIONAL ITEMS HM 200

23.003.0039	Collecting receptacle, 10 litres, stainless steel
23.003.0038	Collecting receptacle, 30 litres, stainless steel
23.003.0037	Outlet for continuous operation
22.786.0036	Conversion kit for continuous operation, incl. standard hopper, outlet for continuous operation, collecting receptacle, 30 liters, stainless steel
22.748.0017	Industrial vacuum cleaner, 230 V, 50/60 Hz, incl. adapter (other electrical versions and spare filter bags available upon request)
23.711.0035	Wear plates, hardened steel
22.002.0028	Rotor incl. swing hammers