



CYKLÓNOVÝ MLYN TWISTER

Odstredivý mlyn TWISTER bol špeciálne navrhnutý pre spracovanie potravín a krmív pre následné NIR analýzy. Optimálne navrhnutý rotor a mlecia komora generujú prúd vzduchu, vďaka ktorému je vzorka cez **integrovaný cyklón** prepravená do sklenenej nádoby. Tento proces ochladzuje vzorku, ktorá si tak **zachová svoju vlhkosť**. Dodávané sitá zabezpečia optimálne rozdelenie veľkosti častíc tak, že nie je potrebné kalibrovať NIR spektrometer. Otáčky rotora je možné nastaviť v 3 krokoch, čo umožní perfektné prispôsobenie na požiadavky vzorky. **Čistenie mlynu je rýchle a jednoduché** vďaka účinku prúdu vzduchu, ktorý úplne vyprázdni mlecíu komoru.

Tento nový cyklónový mlyn v osvedčenej kvalite RETSCH optimalizuje **reprodukovateľnú prípravu** vzoriek na analýzu NIR, čo umožňuje zmysluplné a spoľahlivé výsledky analýzy.

VÝHODY PRODUKTU

- | ideálny pre mletie krmív, obilia a iných podobných výrobkov
- | 3 riadené rýchlosti
- | cyklónový separátor s 250 ml zbernou fľašou pre rýchlu extrakciu vzorky
- | žiadna kontaminácia vďaka jednoduchému čisteniu
- | komfortný ovládací panel
- | robustný priemyselný 900 W motor s dlhou životnosťou


PRÍKLADY APLIKÁCIÍ

cestoviny, farmaceutické výrobky, krmivo, kukurica, krmné pelety, obilniny, ryža, sója, tabak, ...

Najlepšie riešenie pre Vašej prípravu vzoriek nájdete v našej aplikačnej databázi

PRINCÍP FUNKCIE

V cyklónovom mlyne TWISTER sa zmenšovanie veľkosti vykonáva **nárazom a trením** medzi rotorom a trecím povrchom pevného mlecieho kruhu. Vstupný materiál prechádza násypkou (s ochranou proti spätnému vylietaniu materiálu) do rotora, ktorý rotuje vysokou rýchlosťou, a je teda určený k predbežnému zmenšovaniu veľkosti. Odstredivé zrýchlenie potom udrie do materiálu a rozdrví ho medzi rotorom a mlecím kruhom. **2-stupňové mletie** zaručuje obzvlášť **jemné, ale rýchle spracovanie**. Vstupný materiál zostáva v mlecej komore len po veľmi krátku dobu. Integrovaný cyklón zabezpečuje chladenie vzorky a mlecích nástrojov. To zaručuje zachovanie vlastností vzorky, ktoré sa majú stanoviť. Mletý materiál je oddelený v cyklóne a zachytený vo vzorkovej fľaši.

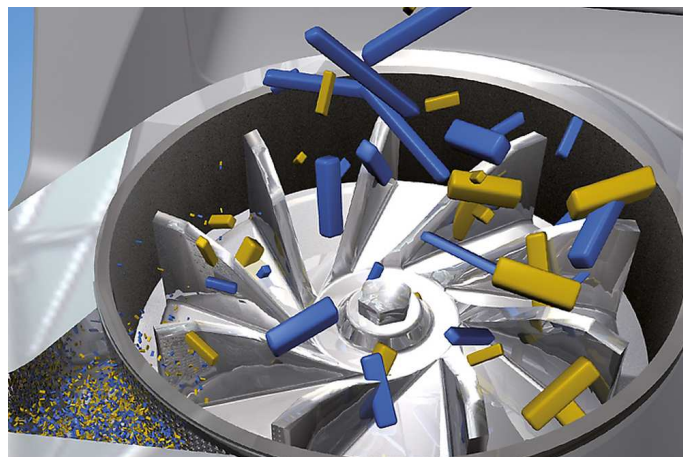

CYKLÓNOVÝ MLYN TWISTER

TECHNICKÉ ÚDAJE

Aplikácie	mletie pred NIR analýzou
Oblasť použitia	medicína / liečivá, potraviny / krmivá, poľnohospodárstvo
Vstupný materiál	vláknité, mäkké
Princíp redukcie veľkosti zrna	náraz, trenie
Vstupná veľkosť materiálu *	< 10 mm
Konečná jemnosť	< 250 µm
Veľkosť dávky / vstupné množstvo*	< 250 ml
Nastavenie rýchlosti	10,000 / 12,000 / 14,000 min ⁻¹
Obvodová rýchlosť rotora	52 / 62 / 72 m/s
Priemer rotora	98.5 mm
Rozmery sít	1 mm / 2 mm
Pohon	série-charakteristika motora
Sila pohonu	900 W
Elektrické napájanie	rôzne napätie
Pripojenie k elektrickej sieti	1-fázové
Š x V x H zatvorený	449 x 427 x 283 mm
Váha netto	14 kg
Normy	CE

* v závislosti na vstupnom materiáli a nastavení zariadenia / nastavenie

www.retsch.com/twister

OBJEDNACIE DÁTA A ŽIADOSŤ

CYKLÓNOVÝ MLYN TWISTER

Cyklónový mlyn TWISTER kompletný s rotorom, mlecím krúžkom, sa sitkami (1.0 mm a 2.0 mm), s dreveným rozpierkou a s 10 fľašami na vzorky s objemom 250 ml

20.831.0001 TWISTER 220–240 V, 50/60 Hz



20.831.0002 TWISTER 100–120 V, 50/60 Hz



PRÍSLUŠENSTVO PRE CYKLÓNOVÝ MLYN TWISTER

SITKÁ TWISTER

03.647.0366 Sitko 0.5 mm, nerezová oceľ



03.647.0367 Sitko 0.8 mm, nerezová oceľ



03.647.0368 Sitko 1.0 mm, nerezová oceľ



03.647.0369 Sitko 2.0 mm, nerezová oceľ



ĎALŠIE VHODNÉ PRÍSLUŠENSTVO PRE TWISTER

03.614.0011 Mlecí krúžok z nerezovej ocele s povlakom CrWFe



03.608.0110 Rotor pre TWISTER, hliník



22.355.0008 Kazeta, vr. rotora, mlecieho krúžku, sitiek 1.0 mm a 2.0 mm

03.725.0035 Drevený plunžer



02.186.0004 Filtračné vrečko pre Cyklón



22.523.0001 Sklenené fľaše na vzorky, 250 ml, 10 kusov



22.523.0006 Fľaše na vzorky, 250 ml, 50 kusov

22.748.0005 Priemyselný vysávač pre mlyny, 230 V, 50/60 Hz
(iné elektrické verzie a náhradné filtračné sáčky k dispozícii na požiadanie)