



DÖNER TÜP BÖLÜCÜ PT 200

Doğru numune alma,kusursuz ve karşılaştırılabilir analizle yakından ilgilidir. Anlamlı analiz sonuçları,örnek malzemenin doğru seçimi ile gerçekleşir. Döner tüp bölücüler, temsili örnek ve tekrarlanabilen analizi sağlamak için üretilmiştir. Döner tüp bölücü PT 200, toplu örneklerin hacmini azaltma ve tozsuz bölme işlemini gerçekleştirir. Toz veya granül malzemelerin bölünmesi için uygundur. Farklı yiv genişliği ile numunenin miktarı ayarlanır.

ÜRÜN AVANTAJLARI

- | Fazla miktarda numunelerin, tam olarak bölünebilmesi
- | Modüler tasarım
- | Bölme oranı ayarlanabilir
- | 1-3 numunelerin ekstraksiyonu
- | Toplama kabının kolayca temizlenmesi ve numuneyi kolayca boşaltma
- | Toplu halde ve sürekli çalıştırma
- | Hız kontrollü dönebilen tüp
- | DR 100 titreşimli besleyici için direk dijital bağlantı
- | DIN 51701 standartlarına göre bölme işlemi

APLIKASYON ÖRNEKLERİ

kahve, kimyasallar, yapı malzemeleri..., çimento klinker

FONKSIYON PRENSIBİ

Ayrılabilir malzemeler için,döner tüplü bölücü içine, titreşimli besleyicinin üzerinden besleme hunisi geçer. Toplam malzeme akışı, üst koni içinde dönen tüpün, alt koni çevresinde sabit hızda dönmesiyle (50 devir/dakika) eşit olarak dağıtılır. Bir, iki veya üç tane ayarlanabilir örnek yuvası vardır. Her dönme esnasında yuvanın genişliğine karşılık gelen örnek toplama haznesi bulunur.



DÖNER TÜP BÖLÜCÜ PT 200

TEKNİK VERİ

Uygulamalar	Örnekleme, örnek bölme ve azaltma
Uygulama alanı	biyoloji, kimya / plastik, tarım, ..
Besleme malzemesi	yüksek miktarda malzeme
Malzeme giriş büyüklüğü	Ürün Özellikleri
Dönüş hızı	50 dk-1
Bölüm sayısı	1 / 2 / 3 (alt çıkış konisine bağlı olarak)
Zaman ayarı	dijital, 1, 3, 5, 10 - 60 dk ...
Sürekli ayarlanabilir slot açıklığı	0-159 mm (1 çıkış) // 0 - 110 mm (2 çıkış) // 0 - 53 mm (3 çıkış)
Maksimum bölme oranı	1 x 1:5 (1 numune çıkışı) 2 x 1:7,2 (...)
Minimum bölme oranı	1 x 1:26 (1 çıkış) 2 x 1:26 (2 çıkış) 3 x 1:26 (3 çıkış)
İade kollektör hacmi	26 l
Konteyner hacmi	250 ml / 500 ml
Elektriksel veriler	100-240 V, 50/60Hz
Güç bağlantısı	1-faz
G x Y x D	520 x 1050 x 551 mm / 572 mm x 1307 x 551...
Net ağırlık	~ 46 kg (DR 100 dahil)
Standartlar	CE

* besleme malzemesi ve cihaz yapılandırmasına / ayarlarına bağlıdır

www.retsched.com/pt200

SIPARIŞ BİLGİSİ

DÖNER TÜP BÖLÜCÜ PT 200

PT 200 drive unit

incl. 10 sample bottles 500 ml and collecting receptacle 26 litres

(please order vibratory feeder, feeding kit and bottom cone separately)

40.412.0004



PT 200 ünitesi 100–240 V, 50/
60 Hz

ALT KONİLER VE AKSESUARLAR PT 200

42.787.0010



1 hızlı açılan numune çıkışlı alt koni, GL 55 dişli,
slot genişliği 159 mm, ayarlanabilir bölme oranı maks. 1: 5

42.787.0011



2 hızlı açılan numune çıkışlı alt koni, GL 55 dişli,
slot genişliği 110 mm, ayarlanabilir bölme oranı maks. 2 x 1: 7.2

42.787.0012

3 hızlı açılan numune çıkışlı alt koni, GL 55 dişli,
slot genişliği 53 mm, ayarlanabilir bölme oranı maks. 3x1: 15

22.003.0013



Toplama kabı, 26 litre, plastik

22.523.0001



Numune şişeleri, GL 55 iplik, 250 ml, 10 adet

22.523.0002



Numune şişeleri, GL 55 iplik, 500 ml, 10 parça

AKSESUARLAR PT 200

99.200.0022



PT 200 için IQ / OQ Belgeleri

VIBRATORY FEEDER DR 100 PT 200

DR 100 motor ünitesi (lütfen besleme kitini ayrıca sipariş edin)

70.938.0001



DR 100 motor 220–240 V, 50
ünitesi Hz

70.938.0002



DR 100 motor 110–120 V, 60
 nitesi Hz

72.020.0022

Feeding kit DR 100/3.5 litres for PT 200,
incl. push-fit feed chute 75 mm, holder for push-fit feed chute,
hopper 3.5 litres, fixture for hopper and data cable

72.020.0023

Feeding kit DR 100/22 litres for PT 200,
incl. push-fit feed chute 75 mm, holder for push-fit feed chute,
hopper 22 litres, fixture for hopper and data cable