



GRINDOMIX GM 300 KÉSES HOMOGENIZÁLÓ

Élelmiszerminták professzionális előkészítése

Speciális vágókéses rendszerének és változtatható térfogatú őrlőedényének köszönhetően a GRINDOMIX GM 300 késes homogenizáló sokféle anyagot gyorsan és reprodukálhatóan képes teljesen homogén analitikai mintává alakítani – még hozzá másodpercek alatt! 5000 ml térfogatú őrlőedénye révén egy vekni kenyeret vagy egész pizzát egy menetben képes homogenizálni.

A homogenizálási paraméterek és programok reprodukálható beállításának köszönhetően a GM 300 késes homogenizáló minimális szórású analitikai eredményeket biztosít. Ezen képességek, a fedelek és őrlőedények széles választéka, az egyedi alkalmazási követelményekhez való illeszthetőség bármely háztartási mixert felülmúló, professzionális eszközzé teszi a GRINDOMIX GM 300 késes homogenizálót.



[Kattintson ide a videó letöltéséhez!](#)

NAGYMÉRETŰ ÉLELMISZERMINTÁKHOZ

- | akár 4500 ml minta hatékony felaprítása a nagyteljesítményű 1,1 kW motor révén (időlegesen >3 kW)
- | elő- és finomaprítás egy malomban: vágás hatására normál és ütés hatására fordított üzemmódban, előaprítás szakaszos üzemmódban
- | mintával érintkező összes alkatrész autoklávozható
- | 500 - 4000 min⁻¹ között 100 min⁻¹ lépésenként változtatható fordulatszám révén tökéletesen illeszthető az alkalmazás követelményeihez
- | opcionális súlyos fedél az őrlőedény térfogata szűkítéséhez
- | 10 őrlési előírat (SOP) elmenthető
- | műanyag és rozsdamentes acél beszerezhető őrlőedények



KRIOGÉN ŐRLÉS SZÁRAZJÉGGEL

Szobahőmérsékleten nem homogenizálható szívós vagy rugalmas anyagok szárazjég segítségével könnyen és biztonságosan homogenizálhatók GM 300 késes homogenizálóban. Ehhez az alkalmazáshoz beszerezhető a lehetséges túlnyomás kialakulását megakadályozó, kis nyílással ellátott speciális "kriogén" fedél. Rozsdamentes acél őrlőedénnyel és csak fémből készült késsel együtt használva biztonságos és hatékony lehet a hűtött (kriogén) őrlés.



[Kattintson ide a videó letöltéséhez!](#)

GRINDOMIX GM 300 KÉSES HOMOGENIZÁLÓ

EGYSZERŰ ÉS BIZTONSÁGOS MŰKÖDTETÉS

A GRINDOMIX GM 300 késes homogenizáló használata kivételesen kényelmes és biztonságos. Az őrlőedény és a kés bármely szerszám nélkül, könnyen beilleszthető. A beállított őrlési idő letelte után a motor automatikusan kikapcsol és az őrlőedény kivehető. Így a GRINDOMIX - sok háztartási mixertől eltérően - megengedi, hogy az őrlőedényt a malmon kívül töltsék fel ill. ürítsék ki. A kés e művelet során mindvégig a tartóján marad, később tisztítás céljából könnyen levehető. E gyorsan és könnyen végrehajtható műveletnek köszönhetően a mintamaradékok okozta átszennyezések sikeresen meggátolhatók. A GRINDOMIX késes homogenizálók másik előnye, hogy őrlőeszközeik autoklávozhatók. A GM 300 készülék grafikus kijelzője 1-gombos szabályozóval működtethető. Az összes paraméter digitálisan állítható be és 10 őrlési előírat (SOP: Standard Operating Procedure) el is tárolható.

A SÚLYOS FEDÉL VÁLTOZTATNI KÉPES AZ ŐRLŐTÉR TÉRFOGATÁT

A RETSCH cég által kifejlesztett súlyos fedél folyamatosan szűkíti az őrlőtér térfogatát, ami meggátolja, hogy a kés forgása által az őrlőedény falára kenődő minta kivonja magát a homogenizálás folyamatából. A fedél saját súlya miatt süllyed lefelé az őrlés alatt és így mindig közvetlenül a mintán nyugszik. Ez biztosítja a teljes minta alapos homogenizálását. Túlfolyós csatornákkal ellátott súlyos fedél is beszerezhető. E csatornák révén az őrlés alatt a mintából kilépő folyadék újra visszavezetődik az őrlőedény közepébe. Így az eredmény tökéletes homogenizálás.



GRINDOMIX GM 300 KÉSES HOMOGENIZÁLÓ TARTOZÉKOK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

A sok különböző őrlőedény, fedél és kés valóban univerzális eszközzé teszi a GRINDOMIX GM 300 késes homogenizálót. Az őrlőedény kiválasztása a feldolgozandó anyagoktól függ. A standard műanyag őrlőedények az alkalmazások többségében megfelelőek. Speciális alkalmazásokhoz beszerezhetők egyéb tartozékok.

| Súlyos fedél autoklávozható műanyagból

Automatikusan szűkíti az őrlőtér térfogatát a minta térfogatváltozásának megfelelően.

| Súlyos fedél túlfolyó csatornákkal

Ideális nagy víztartalmú minták homogenizálásához.

| Speciális fedél szárazjeges alkalmazásokhoz

Autoklávozható műanyag, az esetleges túlnyomás egy kis nyíláson át kiszökik.

| Rozsdamentes acél őrlőedény

Minimálisan kopik kemény anyagú minták feldolgozásakor.

| Kések

4 különböző kés szerezhető be: rozsdamentes acél, rozsdamentes acél hullámos pengével, csak fém kivitelű, nióbbiumbevonatú titán nehézfémmentes őrléshez. Mindegyik autoklávozható.

| Kaparó

Segíti a ragacsos minták kivételét az őrlőedényből.



GRINDOMIX GM 300 KÉSES HOMOGENIZÁLÓ

TIPIKUS MINTAANYAGOK


A RETSCH késes homogenizálók sokféle feladatra alkalmasak. Tipikus minták közé tartoznak pl. cukorkák, diófélék, drázsék, fűszerek, húsok, gabonák, gyógyszeripari termékek, halak, kakaóbab, kolbászfélék, mélyfagyasztott termékek, növényi részek, olajos magvak, salátafélék, sajtok, sonkafélék, szappanok, szárított és friss gyümölcsök, takarmánypelletek, táplálékkiegészítők, zöldségek, stb...



karalábé



gumicukor

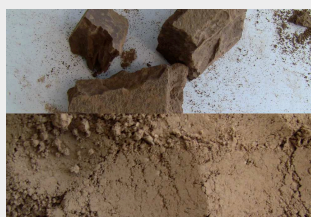

kakaó szűrőpogácsa




hal

GRINDOMIX GM 300 KÉSES HOMOGENIZÁLÓ

MŰKÖDÉSI ELV

A laboratóriumi GM 300 késes homogenizálóban négy éles, robusztus pengéjű kés forog az őrlődény tengelyében. A kés forgásirányától függően az aprítás a pengék tompa (előaprítás) vagy éles (finom aprítás) oldalával történik. A pengéket kiegyensúlyozó ellensúly védi a kemény anyagú minták okozta sérülésektől.

A kést 1,1 kW teljesítményű motor forgatja, mely időlegesen 3 kW csúcsteljesítményre is képes. A beállított fordulatszám állandósága biztosítja a reprodukálható eredményeket.

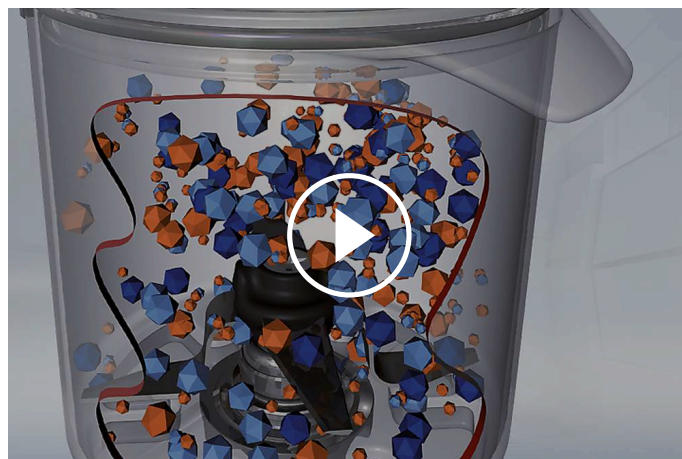

[Kattintson ide a videó letöltéséhez!](#)

GRINDOMIX GM 300 KÉSES HOMOGENIZÁLÓ - MŰSZAKI ADATOK

Feladat	aprítás, homogenizálás és keverés
Alkalmazási terület	biológia, gyógyászat / gyógyszergyártás, mezőgazdaság, élelmiszeripar
Minta jellege	félkemény, lágy, olaj-, víz- és zsírtartalmú, rostos, rugalmas, száraz
Aprítási technika	vágás
Betölthető max. méret*	~130 mm
Végfinomság*	< 300 µm
Sarzs/betölthető mennyiség*	standard fedéllel 4500 ml súlyos fedéllel 4000 ml
Őrlőedény térfogata	5000 ml, súlyos fedéllel csökkenthető
Beállítható fordulatszám	digitális, 500 - 4000 min-1
Száraz őrlés	igen
Nedves őrlés	igen
Őrlőszerszámok anyaga	őrlőedény: autoklávozható műanyag, rozsdamentes acél 1.4435 penge: rozsdamentes acél 1.4034 pengetartó: PVDF tömítések: EPDM, FKM (fluor-kaucsuk)
Őrlési idő	digitális, 5 s - 3 min
Szakaszos működés	igen
Őrlési időszakasz	beállítható
Eltárolható módszerek (SOP) száma:	10
Meghajtás	3-fázisú aszinkron-motor frekvenciaváltóval
Teljesítményfelvétel	tartósan 1,1 kW, rövid ideig 3 kW
Elektromos hálózat feszültsége	különböző feszültségértékek
Hálózati csatlakozás	1-fázis
Védelem módja	IP 20
Méret (zárva): szél x mag x mély	440 mm x 340 mm x 440 mm
Súly, netto	~ 30 kg
Szabványok	CE

*A minta anyagától és a készülék kialakításától/beállításától függ.

www.retsched.com/gm300

RENDELÉSI ADATOK

KÉSES HOMOGENIZÁLÓ GRINDOMIX GM 300

Késes homogenizáló GRINDOMIX GM 300 kompletten 5 literes, autoklávozható műanyag őrlőedénnyel, standard fedéllel, késsel és mintavevő kanállal

20.252.0001



GM 300

220–230 V, 50/60 Hz

kérésre más hálózati feszültséghez azonos áron

TARTOZÉKOK GM 300-HOZ

ŐRLŐEDÉNY, 5 LITER

02.045.0056



Őrlőedény
autoklávozható műanyag (átlátszó és karcálló), késtartóval együtt

03.045.0056



Őrlőedény
autoklávozható műanyag (átlátszó és karcálló), késtartó nélkül

02.045.0055



Őrlőedény
rozsdamentes acél, késtartóval együtt

03.045.0055



Őrlőedény
rozsdamentes acél, késtartó nélkül

FEDELEK

02.107.0449



Standard fedél
autoklávozható műanyag

02.107.0522



Fedél
autoklávozható műanyag
szárazjeges alkalmazásokhoz

02.107.0465



Súlyos fedél
autoklávozható műanyag

02.107.0480



Súlyos fedél
autoklávozható műanyag
túlfolyó csatornákkal

KÉSEK

02.446.0030		Kés, rozsdamentes acél, autoklávozható
02.446.0054		Kés, rozsdamentes acél, hullámos pengével, autoklávozható
02.446.0049		Kés, rozsdamentes acél (penge és pengetartó is fém), autoklávozható
02.446.0052		Kés, titán-nióbium bevonattal, autoklávozható, nehézfémmentes aprításhoz

EGYÉB KIEGÉSZÍTŐK GM 300-HOZ

05.723.0002		Kaparólemez
22.111.0002		Tétel fedélhez való tömítések, 10 db.
99.200.0011		IQ/OQ Dokumentáció GM 300-hoz